


カビ毒一斉分析

1. スピン型多機能カラムMycoSpin™400を用いた前処理により、LCMSMSでのカビ毒一斉分析が可能
2. 対象試料: 穀物、飼料、サイレージ
3. 対象カビ毒: ゼアラレノン、トリコテセン系カビ毒、アフラトキシン、オクラトキシン


MycoSpin™400 25本入り/箱

■プロトコル 試料抽出液をMycoSpin™400 で精製後、LCMSMS測定を行います。

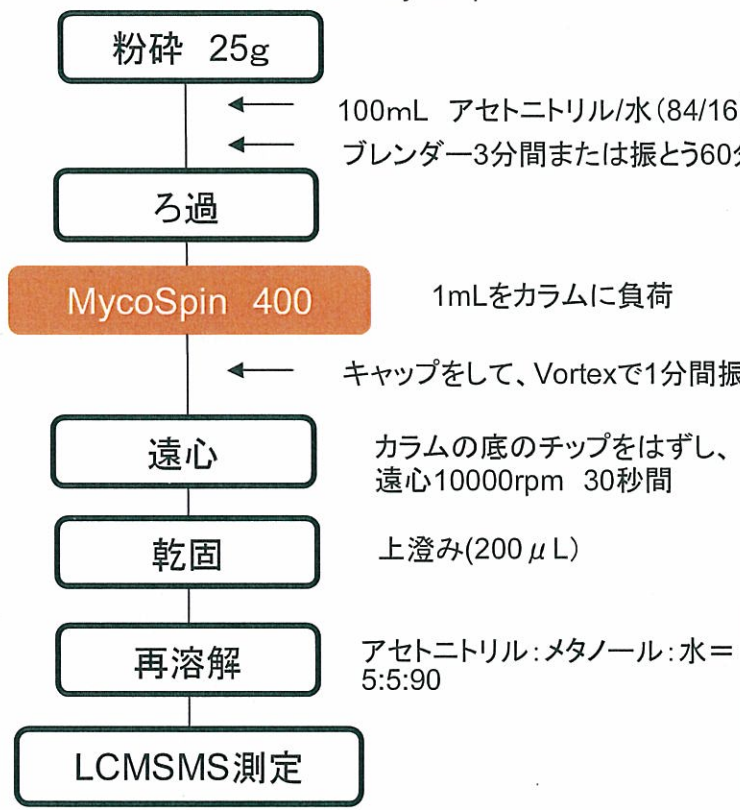

添加回収: トウモロコシ

	Spiking conc [ppb]	MycoSpin 400 Conc [ppb]	Recovery [%]
Aflatoxin B1	4	3,4	84
Aflatoxin B2	1	0,8	80
Aflatoxin G1	4	2,2	55
Aflatoxin G2	1	0,6	64
Ochratoxin A	10	6,6	66
Zearalenone	50	51	102
T-2 Toxin	50	53	106
HT-2 Toxin	50	51,5	103
Deoxynivalenol	500	530	106

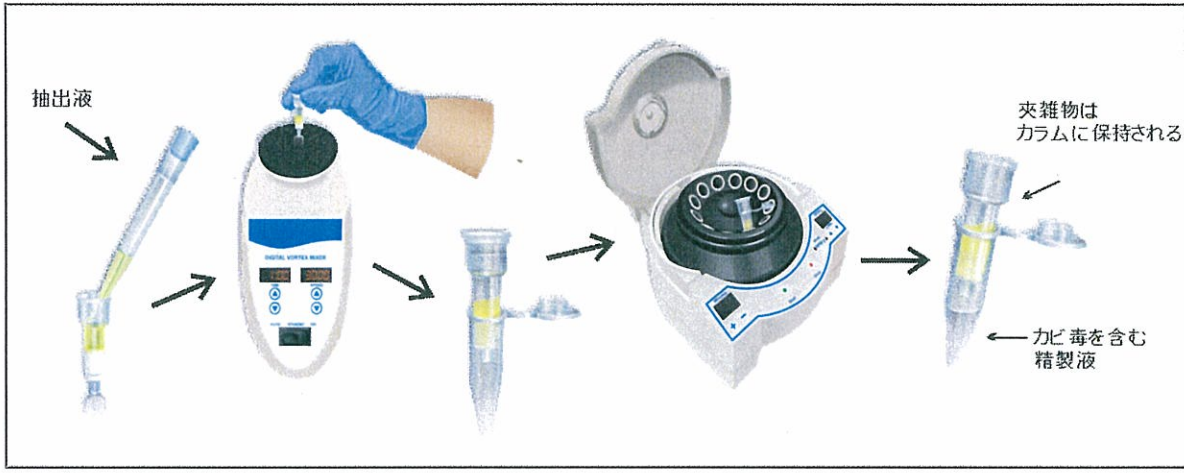

製造元 Romer Labs社 輸入元 昭和電工株式会社 特殊化学品部
 TEL: 03-6402-5140
 URL: <http://www.autoprep.jp>