

新発売！ 2.5×5cm、2.5×7.5cmカット済み品

# TLC・PLCプレート-ワコー


プレート-ワコーシリーズは未修飾シリカゲル、アミノプロピル基を修飾したシリカゲルを塗布したTLCプレートです。試料の分析、分離、精製に最適です。

## シリカゲルTLCプレート-ワコー


シリカゲルTLCプレート-ワコーシリーズは、細孔径7nm (70 Å) のシリカゲルを塗布したTLCプレートです。蛍光物質を添加してる70F<sub>254</sub>タイプ、70FMタイプ、蛍光物質不含のシリカゲル70タイプの3タイプをラインナップしています。

### 標準試料の展開

シリカゲル70F<sub>254</sub> TLCプレート-ワコー

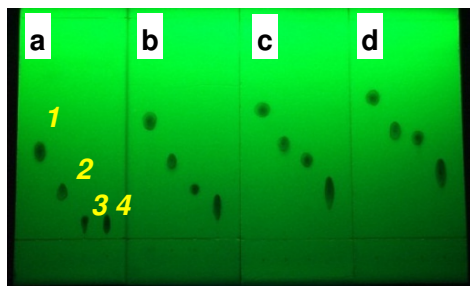

A社同等品

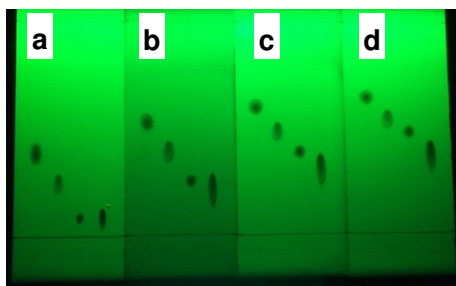

#### 実験条件

##### 【試料】

1. カフェイン
2. ナプロキセン
3. *p*-アセトアミドフェノール
4. *p*-ヒドロキシ安息香酸

##### 【移動相】

クロロホルム:メタノール  
a) 95:5    b) 90:10  
c) 85:15    d) 80:20

##### 【検出】 UV254nm

【展開距離】 10cm

コードNo.	品 名	層厚[mm]	容量	希望納入価格(円)
<b>195-17815</b>	シリカゲル70F <sub>254</sub> TLCプレート-ワコー	0.25	<b>200枚 (2.5cm×5cm)</b>	<b>31,000</b>
<b>191-17817</b>			<b>100枚 (2.5cm×7.5cm)</b>	<b>28,000</b>
199-17813			10枚 (5cm×10cm)	3,000
197-17814			100枚 (5cm×20cm)	22,700
193-17816			200枚 (5cm×10cm)	25,700
193-17811			25枚 (20cm×20cm)	16,800
196-17884	シリカゲル70FM TLCプレート-ワコー (広領域紫外線250-400nm対応)		10枚 (5cm×10cm)	3,100
198-17883			100枚 (5cm×20cm)	24,700
192-17881			25枚 (20cm×20cm)	19,700
199-17874	シリカゲル70 TLCプレート-ワコー (蛍光剤不含タイプ)		10枚 (5cm×10cm)	2,800
191-17873			100枚 (5cm×20cm)	22,700
195-17871			25枚 (20cm×20cm)	16,200

## 分取用プレート

分取・精製用のシリカゲルプレートです。層厚0.75mmに加え1mmを追加しました。

分取するサンプル量によって使い分け下さい。

コードNo.	品 名	層厚[mm]	容量	希望納入価格(円)
195-12871	シリカゲル70 PF <sub>254</sub> プレート-ワコー	0.75	10枚 (20cm×20cm)	15,000
197-18193	シリカゲル70 F <sub>254</sub> PLCプレート-ワコー	1	10枚 (20cm×20cm)	22,000

