

## はじめに

鉄は、生体内で最も多く存在する遷移金属元素であり、様々な生理活性を示すことが報告されています。近年、タンパク非結合型の鉄イオン（自由鉄）としての存在が注目されており、その高い反応性は細胞損傷や細胞死にも関与していることが示唆されています。自由鉄は安定な化学種である鉄(II)イオン及び鉄(III)イオンとして存在しますが、生細胞内において、細胞内還元的環境、水溶性、トランスポーターの存在等を考慮すると鉄(III)イオンよりも鉄(II)イオンの挙動を知ることが重要であると考えられています。

Mito-FerroGreen は、FeS クラスターやヘム合成の場として知られるミトコンドリア内の鉄(II)イオンと選択的に反応し強い蛍光 ( $\lambda_{ex}$ : 505 nm,  $\lambda_{em}$ : 535 nm) を発する試薬であり、細胞内鉄(II)イオンのライブセルイメージングに利用することが可能です。

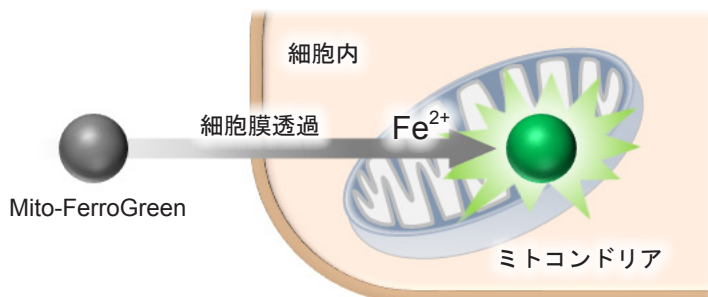


図 1 Mito-FerroGreen によるミトコンドリア鉄(II)の検出

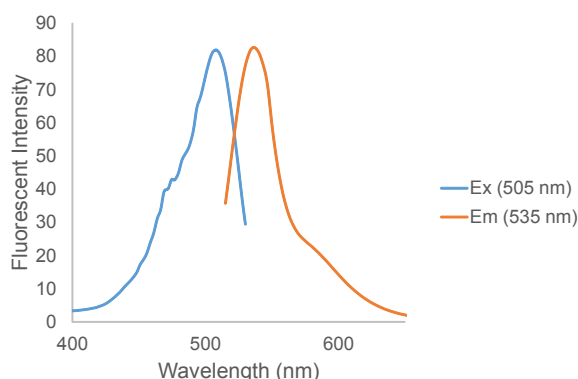


図 2 Mito-FerroGreen の励起、蛍光スペクトル

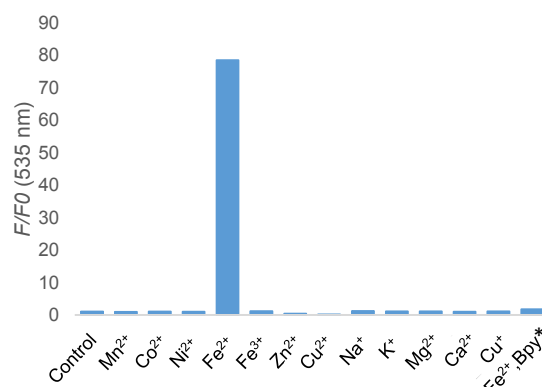


図 3 Mito-FerroGreen の金属イオン選択性  
\*Bpy; 2,2'-Bipyridyl

内容 - Mito-FerroGreen 50 µg x 2

保存条件 - 遮光、-20°C にて保存してください。

必要なもの - Dimethyl sulfoxide (DMSO) または Ethanol  
- HBSS  
- 無血清培地  
- マイクロピペット

### 溶液調製 5 µmol/l Mito-FerroGreen working solution の調製方法

Mito-FerroGreen 50 µg を含むマイクロチューブに 53 µl の DMSO を加えピペッティングにより溶解し、1 mmol/l Mito-FerroGreen 溶液を調整する。調製した溶液を HBSS で希釈し 5 µmol/l working solution とする。

※ 1 mmol/l Mito-FerroGreen DMSO 溶液及び 5 µmol/l working solution は不安定なため、細胞試料に添加する直前に調製し、直ちに染色に供して下さい。試薬溶液は分解によりバックグラウンドが上昇するため、余った試薬溶液は使用しないで下さい。尚、DMSO の代わりに Ethanol も使用可能です。この場合、Ethanol 溶液は冷凍で 2 週間の保存安定性を確認済みです。

※希釈に用いる HBSS は無血清培地に変更可能です。(血清入りの培地はバックグラウンド上昇の原因となるため、使用できません。)

### 操作

1. 細胞をディッシュに播種し、37°C、5% CO<sub>2</sub> インキュベーター内で培養する。
2. 培地を取り除き、HBSS または無血清培地で 3 回洗浄する。
3. 調製した 5 µmol/l Mito-FerroGreen working solution を添加し、37°C、5% CO<sub>2</sub> インキュベーター内に 30 分間静置する。
4. 溶液を取り除き、HBSS または無血清培地で 3 回洗浄する。
5. 刺激剤を含む培地を添加し、37°C、5% CO<sub>2</sub> インキュベーター内に静置する。  
※刺激の条件に応じてインキュベーション時間を設定して下さい。
6. 細胞を蛍光顕微鏡で観察する。  
※ 5 µmol/l Mito-FerroGreen working solution と刺激剤の添加順序を入れ替えても測定可能です。実験系に応じて添加順序を入れ替えてください。

## 実験例 1

### Mito-FerroGreen を用いたミトコンドリアの鉄 (II) の検出

1.  $\mu$ -スライド 8 ウェル (ibidi 社製) に HeLa 細胞を播種し、37°C、5% CO<sub>2</sub> インキュベーター内で一晩培養した。
2. HBSS で 3 回洗浄し、培地成分を取り除いた。
3. 調製した 5  $\mu$ mol/l Mito-FerroGreen working solution 200  $\mu$ l を添加し、37°C、5% CO<sub>2</sub> インキュベーター内に 30 分間静置した。
4. 溶液を取り除き、10 mmol/l となるように HBSS で調製した deferoxamine mesylate salt (sigma 社) 溶液を細胞に添加し、37°C、5% CO<sub>2</sub> インキュベーター内に 30 分間静置した。
5. 溶液を取り除き、HBSS で 3 回洗浄した後、無血清培地に置換した。
6. 10 mmol/l となるように超純水で硫酸アンモニウム鉄 (II) 溶液を調製し、終濃度 100  $\mu$ mol/l となるように添加し混合した。
7. 37°C、5% CO<sub>2</sub> インキュベーター内に 1 時間静置した後、溶液を取り除き、HBSS で 3 回洗浄した。
8. 細胞を共焦点レーザー顕微鏡で観察した。

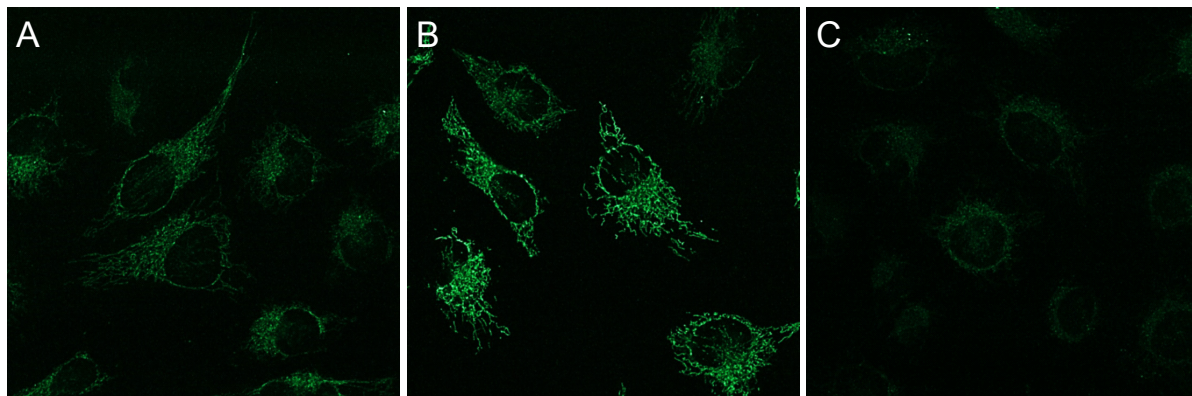


図 4 Mito-FerroGreen を用いたミトコンドリアの鉄 (II) の検出

Ex/Em = 488 nm/ 500-550 nm

A 未処理の HeLa 細胞

B 硫酸アンモニウム鉄 (II) 処理のみ

C 硫酸アンモニウム鉄 (II) 及び Deferoxamine 処理

## 実験例 2

### ミトコンドリア染色試薬との共染色

1.  $\mu$ -スライド 8 ウェル (ibidi 社製) に HeLa 細胞を播種し、37°C、5% CO<sub>2</sub> インキュベーター内で一晩培養した。
2. HBSS で 3 回洗浄し、培地成分を取り除いた。
3. 終濃度 5  $\mu$ mol/l Mito-FerroGreen 及び 終濃度 200 nmol/l MitoBright Deep Red (Dojindo, MT08) となるように調製した HBSS 溶液 200  $\mu$ l を添加し、37°C、5% CO<sub>2</sub> インキュベーター内に 30 分間静置した。
4. 溶液を取り除き、HBSS で 3 回洗浄した。
5. 無血清培地 200  $\mu$ l を添加した後、10 mmol/l となるように超純水で硫酸アンモニウム鉄 (II) 溶液を調製し、終濃度 100  $\mu$ mol/l となるように添加し混合した。
6. 37°C、5% CO<sub>2</sub> インキュベーター内に 1 時間静置した後、溶液を取り除き、HBSS で 3 回洗浄した。
7. 細胞を共焦点レーザー顕微鏡で観察した。

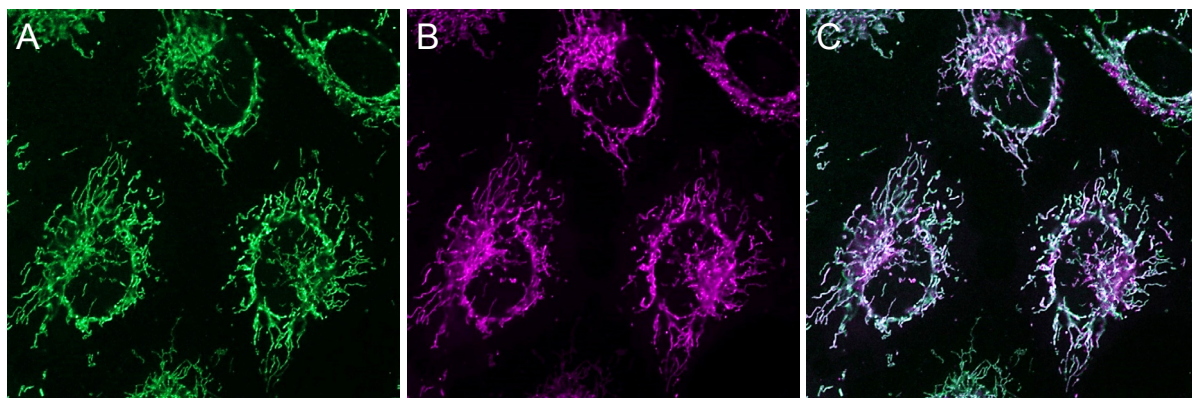


図 5 ミトコンドリア染色試薬との共染色

Mito-FerroGreen (5  $\mu$ mol/l) Ex/Em = 488 nm/ 500-550 nm

MitoBright Deep Red (200 nmol/l) Ex/Em = 640 nm/ 656-700 nm

A Mito-FerroGreen

B MitoBright Deep Red

C Merge

本製品は、岐阜薬科大学薬化学研究室 永澤秀子先生、平山祐先生のご指導の下、製品化しました。

ご質問・ご要望は下記までお問い合わせください。

**DOJINDO** 株式会社同仁化学研究所  
 熊本県上益城郡益城町田原 2025-5  
 熊本テクノリサーチパーク 〒861-2202  
 Tel: 096-286-1515 (代表) Fax: 096-286-1525  
 E-mail: info@dojindo.co.jp URL: www.dojindo.co.jp

ドージン・イースト (東京)  
 東京都港区芝大門 2-1-17 朝川ビル 7F 〒105-0012  
 Tel: 03-3578-9651 (代表) Fax: 03-3578-9650  
 フリーダイヤル : 0120-489548  
 フリーファックス : 0120-021557