

取扱説明書

3ポートコネクタASSY **滅菌済み**

[ステリテナー・ステリテナープラス専用]

◎3ポートコネクタASSYはガンマ線滅菌済みです。

◎3ポートコネクタのポートは、注入用、排出用、エアー及びガス注入用の3本より構成されています。

◎3ポートコネクタASSYを使用することで、ステリテナーと外部機器の閉鎖系接続ができます。

※この商品を正しく安全に使用していただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくご覧ください。


※お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

⚠ 安全上のご注意 **必ずお守りください**

- この部品はステリテナー専用となります。
- 熱源へ近づけると部品が変形する恐れがあります。
- 当該製品はシングルユースでのご使用となります。
- 容器に内圧をかけた状態で使用しないでください。
- 接続はクリーンベンチ内で行ってください。
- チューブは強い力で引っ張らないでください。
- キャップがしっかり締まっているか確認してください。
- 直射日光の当たらない、涼しい場所で保管してください。


製品構成

3ポートコネクタASSY…1個

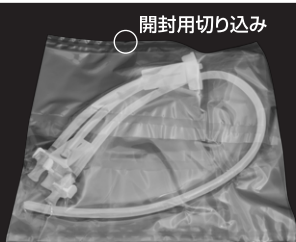

梱包状態

②はカップリングインサート(オス)となっており(△印が付いている OUTER ポートの裏面)、INNER ポートがありません。液出し口やエアー調整口に使用するポートです。

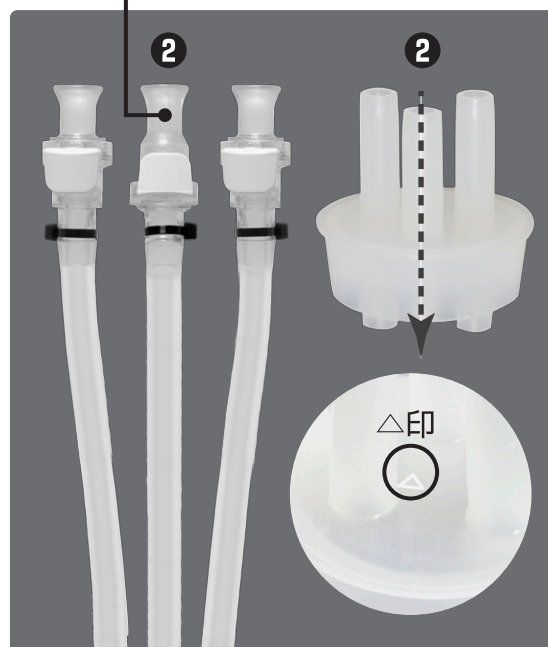

クイックカップリング

アウターチューブ

クランプ

穴あきキャップ

3ポートコネクタ


インナーチューブ

接続状態




仕様

- ① 液体の注入
- ② 液体の排出
- ③ エアー・ガスの注入

1/4インチタイプ

| 形状 | アウターチューブ | インナーチューブ | カップリング | 用途 |
|---|----------|-------------------|--------|--------------------|
|  ① | 1/4インチ | なし | メス | 液体の注入 |
|  ② | 1/4インチ | なし (インナーポートなし) | オス | 液体の排出 (反転排出時使用) |
|  ③ | 1/4インチ | 1/4インチ | メス | 液体の排出 エアー・ガスの注入 |

3/8インチタイプ


| 形状 | アウターチューブ | インナーチューブ | カップリング | 用途 |
|--|----------|-------------------|--------|--------------------|
|  ① | 1/4インチ | なし | メス | 液体の注入 |
|  ② | 3/8インチ | なし (インナーポートなし) | オス | 液体の排出 (反転排出時使用) |
|  ③ | 3/8インチ | 3/8インチ | メス | 液体の排出 エアー・ガスの注入 |

- 反転排出:専用ラック等で容器を上下反転させての排出の際に使用します。
- インナーチューブは液体の吸引や、液中での窒素バブリングにも使用できます。
また、使用しない場合は取り外しが可能です。

■ チューブサイズ

| ポートタイプ | 内径 | 外径 | チューブ長さ |
|--------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1/4ポート | 6.35mm (1/4インチ) | 9.52mm (3/8インチ) | アウターチューブ: 200mm インナーチューブ: 430mm |
| 3/8ポート | 9.52mm (3/8インチ) | 12.70mm (1/2インチ) | アウターチューブ: 200mm インナーチューブ: 430mm |

■ クイックカップリングの形状

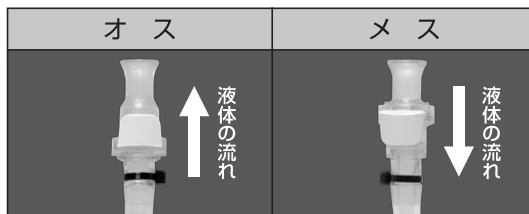

- 出荷時にはそれぞれ封止用のキャッププラグがついています。
- 液体の流れ方向は一般的なものです。逆方向でも問題はありません。接続する機器に合わせてお使いください。

材質: ● カップリング/ポリカーボネート ● チューブ/シリコン

インナーチューブは取り外しが可能です。

積水成型工業株式会社 SEKISUI SEIKEI, Ltd.

〒530-0004 大阪市北区堂島浜2丁目1番9号(古河大阪ビル西館)

ISO 9001 登録
JQA-QM3807

お客様相談室

0120-393-756

<http://www.sekisuseikei.co.jp/>

ステリテナープラス

検索

※改良のため予告なしに仕様変更する場合があります。