

Assist Buffer for ISOSPIN Plant RNA

I. 製品説明

Assist Buffer for ISOSPIN Plant RNA は ISOSPIN Plant RNA では抽出困難な植物組織から RNA を抽出するための補助試薬です。PT-Extraction Buffer (植物用) との組合せを考慮して組成が最適化されており、ISOSPIN Plant RNA の PT-Extraction Buffer (植物用) に本品を加えるだけで、これまで抽出が困難だった植物組織から RNA を抽出することができます。

II. 保存

室温

III. 製品内容

Assist Buffer 1	3.0 ml x 1 本
Assist Buffer 2	2.0 ml x 1 本

IV. 備考

本品とは別途、ISOSPIN Plant RNA (Code No. 310-08171) が必要です。
Assist Buffer 1 と Assist Buffer 2 は混合した状態で保存できません(再溶解が困難な析出物を生じる可能性があります)。また、PT Extraction Buffer (植物用) に本品を加えた混合液も析出物を生じることがありますので、長期間放置せず、調製から 12 時間以内を目安にご使用ください(析出物が生じた抽出液は使用しないでください)。

* 詳細は ISOSPIN Plant RNA に添付されているマニュアルを参照してください。

本品は、試薬(試験研究用)として販売しているものです。
医薬品の用途には使用しないでください。

V. 使用方法

