

微生物検査用フィルム培地

Easy Plate™ SA の選択性能

(旧Medi・Ca SA)

● 黄色ブドウ球菌

大日本印刷株式会社調べ

菌株	由来	Easy Plate SA (Medi・Ca SA)	ベアードパーカー寒天培地		卵黄加マンニット食塩寒天培地		
			発育	卵黄反応	発育	マンニット分解	卵黄反応
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 8095	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 9144	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 13565	+	+	-	+	+	-
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 25904	+	+	-	+	+	-
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 25923	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 27664	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 33862	+	+	-	+	+	-
<i>Staphylococcus aureus</i>	NBRC 12732	+	+	+	+	+	-
<i>Staphylococcus aureus</i>	NBRC 13276	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	NBRC 15035	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	NBRC 100910	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0072	+	+	-	+	+	-
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0075	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0112	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0113	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0116	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0117	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0118	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0120	+	+	+	+	+	-
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0121	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0124	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0125	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0130	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0131	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0133	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0134	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0135	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0138	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0151	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0152	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0153	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0154	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	食品分離株 D0156	+	+	-	+	+	-

※ +:陽性、-:陰性

※ 陽性・陰性判定は下記の表を参照してください。

発育	判定
青色コロニー	陽性(+)
ピンク～赤紫コロニー	陰性(-)
無色コロニー	
コロニー形成なし	

※食品分離株は大日本印刷株式会社で食品から分離した菌株です。

※これらの結果は一例であり、菌株の状態、培養条件等により結果が変化する場合があります。

※疑わしいコロニーは、純培養してコアグラゼ試験などを行ってください。

※培養条件 Easy Plate SA (Medi・Ca SA) : 35±1℃, 24 時間

ベアードパーカー寒天培地、卵黄加マンニット食塩寒天培地 : 35±1℃, 48 時間
(希釈液 : パターフィールドリン酸緩衝液、もしくは、リン酸緩衝生理食塩水)

● 黄色ブドウ球菌以外の細菌

大日本印刷株式会社調べ

	菌株	由来	Easy Plate SA (Medi・Ca SA)	ベアードパーカー寒天培地		卵黄加マンニト食塩寒天培地		
				発育	卵黄反応	発育	マンニト分解	卵黄反応
グ ラ ム 陽 性 菌	<i>Staphylococcus auricularis</i>	ATCC 33753	-	-	-	+	-	-
	<i>Staphylococcus capitis</i> subsp. <i>capitis</i>	ATCC 27840	-	+	-	+	+	-
	<i>Staphylococcus caprae</i>	ATCC 35538	-	+	+	+	+	-
	<i>Staphylococcus carnosus</i>	NBRC 109622	-	+	-	+	+	-
	<i>Staphylococcus carnosus</i>	食品分離株 D0086	-	+	-	+	+	-
	<i>Staphylococcus cohnii</i> subsp. <i>cohnii</i>	NBRC 109713	-	+	+	+	+	-
	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	NBRC 12993	-	+	-	+	+	-
	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	NBRC 100911	-	+	-	+	-	-
	<i>Staphylococcus gallinarum</i>	NBRC 109767	- (薄ピンク)	+	-	+	+	-
	<i>Staphylococcus</i> sp.	食品分離株 D0058	-	+	-	+	+	-
	<i>Staphylococcus haemolyticus</i>	NBRC 109768	-	+	-	-	-	-
	<i>Staphylococcus hominis</i>	ATCC 700586	-	+	-	+	-	-
	<i>Staphylococcus hyicus</i>	ATCC 11249	-	+	-	+	-	-
	<i>Staphylococcus intermedius</i>	ATCC 29663	+	+	-	+	+	-
	<i>Staphylococcus lentus</i> subsp. <i>lentus</i>	ATCC 29070	-	+	-	-	-	-
	<i>Staphylococcus saprophyticus</i> subsp. <i>saprophyticus</i>	NBRC 102446	-	+	-	+	+	-
	<i>Staphylococcus schleiferi</i> subsp. <i>schleiferi</i>	ATCC 43808	+	+	+	+	-	-
	<i>Staphylococcus sciuri</i>	ATCC 29062	+	+	-	+	+	-
	<i>Staphylococcus simulans</i>	NBRC 109714	-	-	-	-	-	-
	<i>Staphylococcus warneri</i>	NBRC 109769	-	-	-	+	-	-
<i>Staphylococcus xylosum</i>	NBRC 109770	-	+	-	+	+	-	
<i>Bacillus circulans</i>	NBRC 13626	-	+	-	+	+	-	
<i>Bacillus cereus</i>	NBRC 3836	-	-	-	-	-	-	
<i>Bacillus cereus</i>	NBRC 15305	-	-	-	+	-	-	
<i>Bacillus cereus</i>	NBRC 13494	- (ピンク)	-	-	+	-	+	
<i>Bacillus cereus</i>	食品分離株 D0068	- (ピンク)	-	-	+	-	+	
<i>Bacillus licheniformis</i>	NBRC 12200	- (ピンク)	-	-	-	-	-	
<i>Bacillus subtilis</i>	NBRC 3134	-	-	-	+	+	-	
<i>Bacillus thuringiensis</i>	NBRC 3951	-	-	-	-	-	-	
<i>Bacillus pumilus</i>	NBRC 12092	-	+	-	-	-	-	
<i>Enterococcus faecalis</i>	NBRC 100481	-	+	-	+	+	-	
<i>Enterococcus faecalis</i>	ATCC 29212	-	+	-	+	-	-	
<i>Enterococcus faecium</i>	NBRC 100486	-	+	-	-	-	-	
<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	NBRC 3426	-	-	-	-	-	-	
<i>Macrococcus caseolyticus</i>	ATCC 13548	-	+	-	+	-	-	
<i>Macrococcus caseolyticus</i>	食品分離株 D0073	-	+	-	+	-	-	
<i>Micrococcus luteus</i>	NBRC 3333	-	-	-	-	-	-	
グ ラ ム 陰 性 菌	<i>Aeromonas hydrophila</i>	NBRC 12658	-	-	-	-	-	-
	<i>Citrobacter freundii</i>	ATCC 8090	-	-	-	-	-	-
	<i>Enterobacter aerogenes</i>	NBRC 13534	-	+	-	-	-	-
	<i>Enterobacter cloacae</i>	NBRC 13535	-	-	-	-	-	-
	<i>Escherichia coli</i>	NBRC 3972	-	-	-	-	-	-
	<i>Escherichia coli</i>	NBRC 102203	-	-	-	-	-	-
	<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	-	-	-	-	-	-
	<i>Klebsiella oxytoca</i>	NBRC 105695	-	-	-	-	-	-
	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	ATCC 13883	-	-	-	-	-	-
	<i>Kluyvera cryocrescens</i>	NBRC 102467	-	-	-	-	-	-
	<i>Proteus mirabilis</i>	NBRC 105697	-	+	-	+	-	-
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	NBRC 3899	-	-	-	-	-	-
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 9027	-	-	-	-	-	-
<i>Salmonella enterica</i>	NBRC 105726	-	-	-	-	-	-	
<i>Serratia marcescens</i>	NBRC 102204	-	-	-	-	-	-	

※ +:陽性、-:陰性、()内はコロニーの色

※ *Staphylococcus intermedius*、*Staphylococcus schleiferi*、*Staphylococcus sciuri* は青色のコロニーを形成する場合があります。

キッコマンバイオケミファ株式会社

東京 〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1
 大阪 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70
 なんばパークス内パークスタワー5階
 Email biochemifa@mail.kikkoman.co.jp

※ 本カタログに記載された内容は、了解なしに変更する場合がございます。

© 2021 Kikkoman Corp. (6041Q211201)