

RNA 発送方法

2019/8/9

1. はじめに

- ・ 本手順書は、お客様の方から弊社に RNA サンプルを送付いただく際の手順です。
- ・ DNA サンプルの送付につきましては、手順書を別途ご用意しております。
- ・ サンプル発送前に検体情報シートとサンプル引き渡し書を記入いただく必要がございます。

2. 梱包材のご用意

- ・ 発泡スチロール容器（断熱容器）およびドライアイスは基本にお客様の方でご用意ください。
- ・ 断熱容器は、内容量 5 リットル程度（内寸例：20 cm x 25 cm x 12cm）の、極端に大きくないものをご使用ください。
- ・ ドライアイスについて夏場は 4kg（6～10 月）、冬場は 2Kg（11 月～5 月）程度ご準備ください。

3. 梱包の手順

- ・ 手順 1：サンプルを 1.5ml エッペンチューブにお入れいただき、フタにパラフィルムを巻いてください。
エッペンチューブ側面にサンプル名、フタの部分に検体番号を記載したラベルを貼ってください。
※検体番号およびサンプル名は「RNA Samples Information」とリンクするようお願いいたします。
- ・ 手順 2：サンプル入り 1.5ml エッペンチューブをフリーズボックスに入れてください。
- ・ 手順 3：手順 2 のフリーズボックスを発泡スチロール容器の一番下に入れてください。
- ・ 手順 4：ドライアイスをフリーズボックスに被せるように入れてください。
記入済みの検体情報シートをジップ付きのバッグに入れ、同封してください。
- ・ 手順 5：毎週水曜日もしくは金曜日の午前中に下記発送先住所に届くようご発送ください。

【注意点】

- クール冷凍便で発送頂くようお願いいたします。
※発送についてはヤマト便をご利用いただくようお願いいたします。
- 発送前に、下記アドレスに、「ご利用の宅配業社様名と追跡番号」を明記したメールの送信をお願い致します。
アドレス：jutaku@fujifilm.com
- 発泡スチロール容器は内容量 5 リットル程度（内寸例：20 cm x 25 cm x 12cm）の、極端に大きくないものをご使用ください。

4. 発送先

〒661-0963 兵庫県尼崎市高田町 6-1

富士フイルム和光純薬株式会社 ライフサイエンス研究所 森宛

TEL : 06-6499-1501 (代)