

SARS-CoV-2 Antibody Test

(colloidal gold immunochromatography)

本品は血液中の新型コロナウイルス(SARS-CoV-2) IgM,IgG抗体を検出できるキットです。イムノクロマトグラフィー法を利用しており、操作は簡便で検出時間はわずか15分です。

特徴



高精度
高純度の抗体を使用し、精度の高い検査を実現



高効率
15分で判定可能



簡便
3Step の測定手順

キット構成



- ・ テスト カセット 20 テスト
- ・ 希釈液 2.5 mL x 1 本
- ・ 点滴ピペット 20 本

※ ランセット(注射針)、アルコール消毒布は付属していません。

▶ 対象期間

期間：2021年6月14日 ~ 2021年9月30日

25% OFF

コードNo.	品名	容量	希望納入価格(円)	期間限定価格(円)
558-37781	SARS-CoV-2 Antibody Test (colloidal gold immunochromatography)	20 テスト	62,000	46,500

・在庫状況によってはお届けまでに、お時間を有する場合がございます。その点は、ご了承頂きますようお願い申し上げます。


●本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的のみに使用されるもので、「医薬品」、「生活用品」、「診断薬」などとして使用できません。

●希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

操作方法

【Step ①】


▶ Aのウェルに採取した血液を20 μ Lを滴下

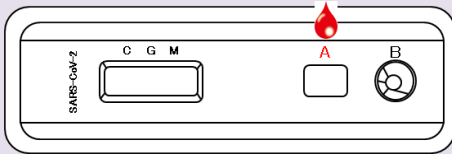

※血清、血漿の場合は10 μ L

【Step ②】


▶ Bのウェルに希釈液を2滴(約80 μ L)を滴下

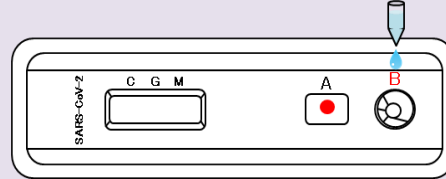

【Step ③】

▶ 15分後(10~20分後)に判定

判定結果 ※C (コントロール) に線が出ない場合、その試験は無効とし、再試験を実施する必要があります。

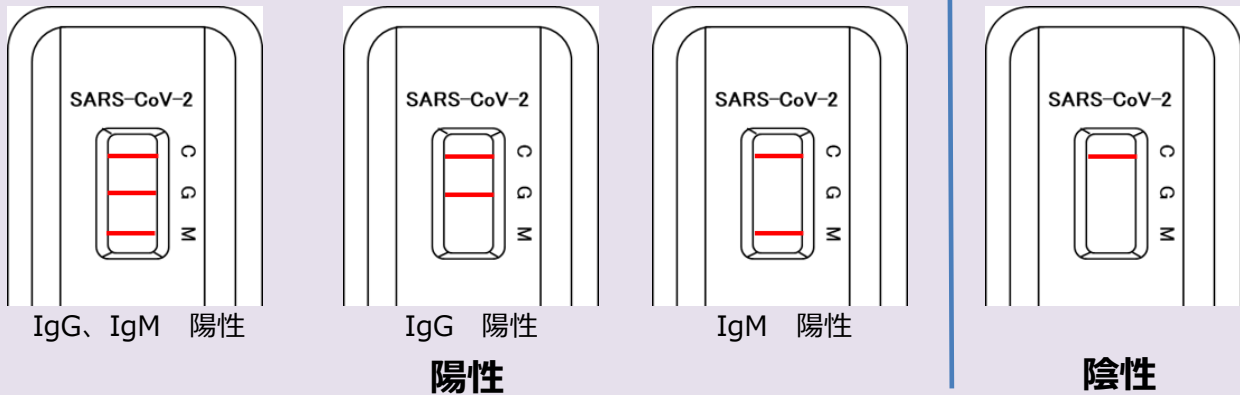

他人の血液を採取することは医療行為にあたります。ご注意ください。
ご自身での血液の採取方法につきましては各会社に在中されています産業医などにご確認ください。

Ref ①…2~10℃保存 F ②…-20℃保存 -80…-80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。
 特定 ①-I…特定毒物 ②-I ②-II…毒物 ③-I ③-II ③-III…劇物 ④…毒薬 ⑤…劇薬 ⑥…危険物 ⑦…向精神薬 ⑧…特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ法
 ⑨-1…化審法 第一種特定化学物質 ⑨-2…化審法 第二種特定化学物質 化R1…化学兵器禁止法 第一種指定物質 化R2…化学兵器禁止法 第二種指定物質
 覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。寛
 国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。毒薬等
 上記以外の法律及び最新情報は、弊社試薬サイト (<https://labchem-wako.fujifilm.com>) を参照下さい。

- 本文に収載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ● 中国営業所
- 東海営業所 ● 横浜営業所
- 筑波営業所 ● 東北営業所
- 北海道営業所



フリーダイヤル 0120-052-099

試薬URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation
 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
 TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791

■ 富士フイルム和光(香港)有限公司
 Room 1111, 11/F, International Trade Centre,
 11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
 TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808

■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
 Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany
 TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

■ 富士フイルム和光(広州)貿易有限公司
 广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室
 TEL: +86-20-8732-6381 (广州)
 TEL: +86-21-6288-4751 (上海)
 TEL: +86-10-6413-6388 (北京)