

40%OFF トライアルキャンペーン

キャンペーン概要

期間 : 2026/9/1(火)~2026/11/20(金) ご注文分

概要 : 対象製品を **初めて** ご購入いただく方に限り、希望納入価格の **40%OFF** でご提供

ご注文方法 : 本紙裏面の申込欄に必要事項をご記入のうえ、

当社販売代理店または当社営業担当者へお渡しください。

※期間中のお申込みは各ご所属先につき、各キット1点までとさせていただきます。

※富士フイルム和光純薬（株）の代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます。

高キャッピング効率、高タンパク質発現量のキャップアナログ CleanCap® が
セットになったmRNA IVT合成キットです！



初めてCleanCap®をご使用される方におすすめ

CleanCap® AG (3' OMe) CleanScript™ IVT Kit

従来の CleanCap® AG アナログを改良し、
より高いタンパク質発現を実現するキャップアナログ、
CleanCap® AG (3' OMe) を同梱

より高いタンパク質発現量が必要な方におすすめ


CleanCap® M6 IVT Kit, High Yield

酵素法や他の CleanCap® アナログよりも
タンパク質発現量の高い最新のキャップアナログ、
CleanCap® M6 を同梱

mRNAのIVT合成に必要な試薬がほぼ全て含まれています。

■キット内容

- CleanCap® アナログ
(CleanCap® AG3'OMe または CleanCap® M6)
- NTP 4種
- N1-メチルシュドウリジン
- バッファー
- 改変型RNAポリメラーゼ
- Fluc コントロールDNAテンプレート

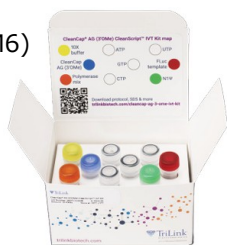

CleanCap® AG (3' OMe) CleanScript™ IVT Kit
キットイメージ

■別途必要な試薬

- DNase/RNase-free water
- DNA テンプレート

■オプション（必要に応じてご用意頂く試薬）

- DNase処理用試薬
 - DNase I (RNase-free)
 - CaCl₂ (Calcium chloride solution, BioUltra, 1M)
- RNA精製用試薬/キット
 - 塩化リチウム
 - RNeasy kits (QIAGEN cat. no. 74104 または 75144) など

対象製品

製品コード	品名	容量	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
K-7413-20	CleanCap® AG (3' OMe) CleanScript™ IVT Kit	1キット (20回用)*	136,000	81,600
K-7453-20	CleanCap® M6 IVT Kit, High Yield	1キット (20回用)*	157,000	94,200

関連製品（キャンペーン対象外）


製品コード	品名	容量	希望納入価格(円)
K-7114-20	CleanCap® AU saRNA CleanScript™ IVT Kit	1キット (20回用)*	178,000

*20μL反応系で使用した場合。

TriLink社 IVT合成キットの特長


- 最大85%のdsRNAを抑制
本キットに同梱の改変型RNAポリメラーゼを使用することで、dsRNAの形成を抑制します。
- mRNA IVT合成に必要な試薬が同梱
CleanCap®試薬や改変型RNAポリメラーゼの他、修飾塩基や最適化されたバッファー 等が同梱しています。
- 最大10 mg/mLのmRNA収量
CleanCap® AG (3' OMe) CleanScript IVT Kit では CleanCap® のキットプロトコール、CleanCap® M6 では pulse-feed プロトコールを使用することで、高収量にmRNAを合成することができます。

他社品と比較し高いmRNA収量、低いdsRNA形成

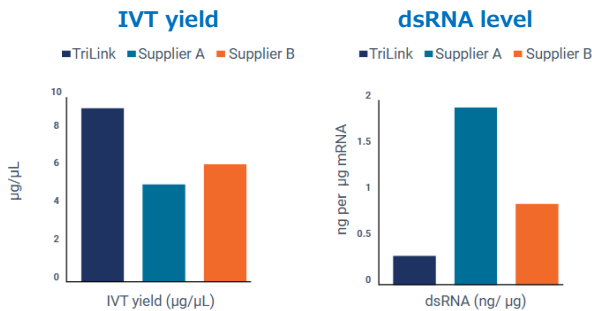


他社品と比較してTriLink社のIVTキットは最も高いmRNA収量を示し、dsRNAは最も低いレベルを示した。

他社品と比較し高いタンパク質発現量

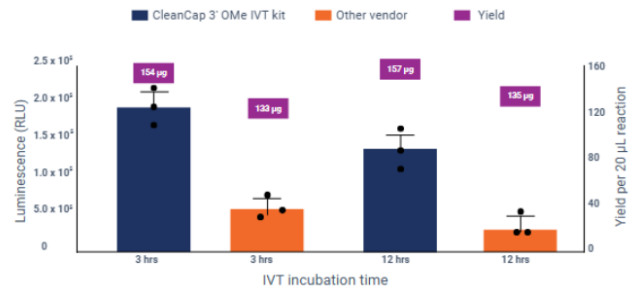

CleanCap® AG (3' OMe) CleanScript™ IVT Kit を用いて生成されたmRNAは、他社品で生成したmRNAと比較して約3.5~5倍高いタンパク質発現を示した。

CleanCap® M6でキャッピングしたmRNAではタンパク質発現量が増加

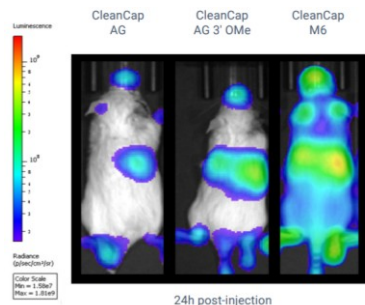

3種類のCleanCap®アナログを用いて合成したmRNAの in vivo タンパク質発現

N-1 メチルシュドウリジン修飾し、ウリジンを減少させたFLuc mRNAを各CleanCap®を使用し合成した。mRNAをLNPに封入して尾静脈注射により投与した。24時間後のルシフェラーゼ活性を解析した結果、CleanCap® M6 は CleanCap® AGおよびCleanCap® AG 3' OMe より優位高い発光を示した。

キャンペーン申込欄

本キャンペーンのご利用を希望される際は、下記申込欄に必要事項をご記入のうえ、当社販売代理店または当社営業担当者へお渡しください。

製品コード	品名	選択 ※ご希望の製品にチェックを入れてください。
K-7413-20	CleanCap® AG (3' OMe) CleanScript™ IVT Kit	☐
K-7453-20	CleanCap® M6 IVT Kit, High Yield	☐
所属		
氏名	販売代理店	
E-mail		



〈個人情報の取り扱いについて〉
記入いただいた個人情報は当社のプライバシーポリシーに則り、製品・サービスの情報提供に使用させていただきます。
詳細は当社 WEB サイトのプライバシーポリシー (<http://ffwk.fujifilm.co.jp/privacy/index.html>) をご参照ください。
☐ 各種ご案内が不要の方は、チェックを入れて下さい。

CleanCap® はTriLink BioTechnologiesの登録商標です。

- 本文に収載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格、キャンペーン価格には消費税が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号

●北海道営業所 ●東北営業所 ●筑波営業所 ●横浜営業所
●東海営業所 ●中国営業所 ●九州営業所

試薬URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■ FUJIFILM Irvine Scientific
1830 E. Warner Avenue, Santa Ana, CA 92705-5505, U.S.A.
TEL: +1-949-261-7800 FAX: +1-949-261-6522

■ 富士胶片科学(广州)贸易有限公司
广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002、3003、3011室
TEL: +86-20-8732-6381 (广州)
TEL: +86-21-6288-4751 (上海)
TEL: +86-136-1133-3218 (北京)

■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany
TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

■ 富士胶片科学(香港)有限公司
Units 9-12 and 15-18, Level 28, Tower 1, The Millennium,
96 How Ming Street, Kowloon, Kowloon, Hong Kong
TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808