

本品は研究用試薬です。体外診断用として使用できません。

Code No. 127-07081 (1mL×10本)

レビス™ マウスアルブミン コントロール血清

本品をご使用になる前に、必ずお読み下さい。

【使用目的】

本品は、レビス™ マウス尿中アルブミン測定キット専用の検出用試料として使用して下さい。

【内容量】

レビス™ マウスアルブミン コントロール血清 1mL/ bottle
(濃度はロット毎に異なります。)

【使用方法】

用時融解し、レビス™ マウス尿中アルブミン測定キット (Code No. 295-92701/291-92703) 用の陽性コントロールとして、原液のまま使用して下さい。融解後は、2～10℃に保ち、7日以内に使用して下さい。凍結融解の繰り返しは、厳禁です。

【使用上の注意／厳禁事項】

1. 本品は、当社キット専用の検出用試料です。他社のキット及び試薬との併用はしないで下さい。
2. 本品は指定された条件で保管し、使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
3. 本品は、この説明書に記載されている用途以外には使用しないで下さい。
4. 表示濃度は、ロットごとに異なります。
5. 凍結融解の繰り返しは、厳禁です。

【危険防止上の注意】

1. 本品が人体に接触した場合は、直ちに大量の水で洗い流し、必要に応じ医師の手当て等を受けて下さい。
2. 本品は血清成分を使用しておりますので、ウイルス感染等の危険性があるものとして、検体と同様に注意して取り扱って下さい。
3. 廃棄に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）と排水基準に従い適切に処理して下さい。

【製品名】	レビス™ マウスアルブミン コントロール血清
【英語表記】	LBIS™ Mouse Albumin Control Serum
【和光コード】	127-07081
【貯法】	冷凍（-20℃以下）、暗所保存
【表示値】	ラベルに記載
【使用期限】	ラベルに記載
【ロット番号】	ラベルに記載
【包装】	1mL×10本

製造発売元

富士フイルム 和光純薬株式会社
大阪府中央区道修町三丁目1番2号
Tel : 06-6203-3741