


サポート資料

MassivEV™ EV Purification Column PS における精製システム例

精製システムの全体図 (サンプル反応時)

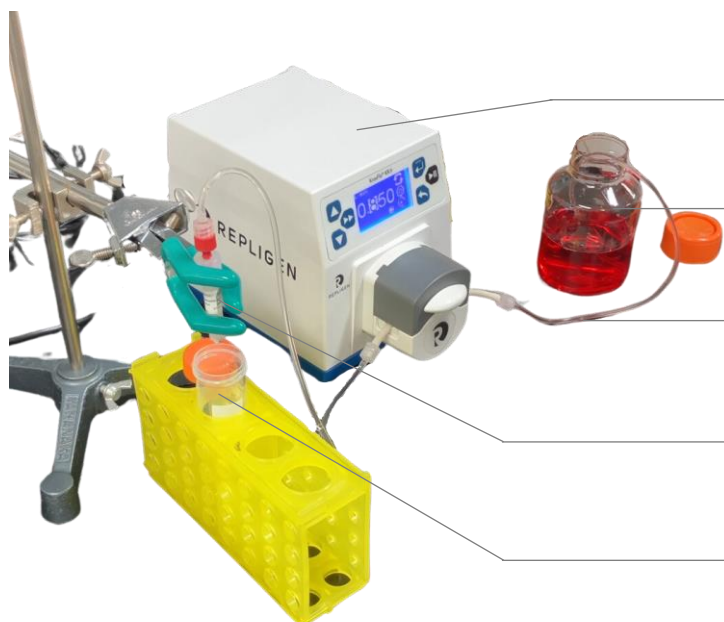

ペリスタポンプ

例) Repligen社 メーカーコード: ACJR-U10-R

サンプル

細胞培養上清

送液チューブ

構成部品および接続例をページ下段に記載


MassivEV™ EV Purification Column PS

富士フイルム和光純薬 コードNo.: 131-19491 / 137-19493

回収用チューブ

例) Corning社, メーカーコード: 430791 (15 mL)

送液チューブの接続例

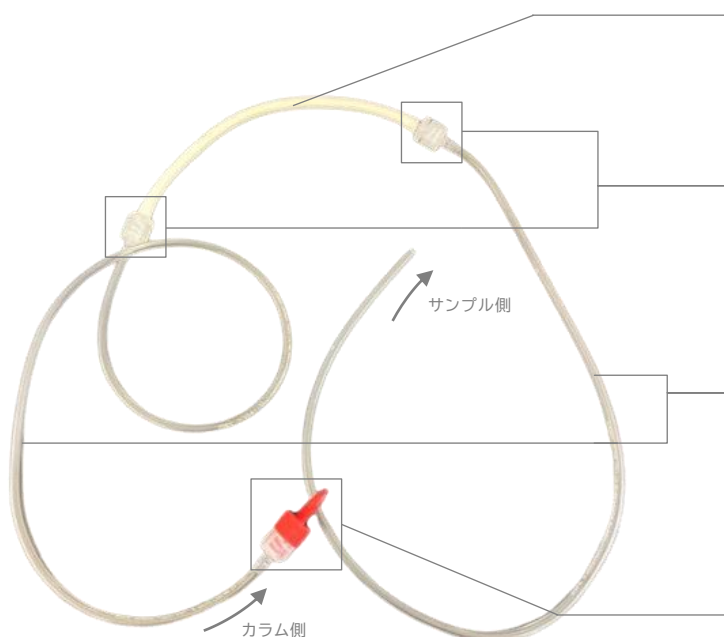

ファーマピュアチューブ

例) ヤマト科学, メーカーコード: 06435-14

* 流速制御に影響するため、ペリスタポンプのメーカー指定の製品をご使用下さい。

接続用バーブ

例) Bio-Rad社, メーカーコード: 7318222 / 7318225

タイゴンチューブ

例) Bio-Rad社, メーカーコード: 7318215

コネクター

例) Cytiva社, メーカーコード: 18111251

本情報は当社の検討を元に作成したものであり、性能を保証するものではありません。

本情報の提供に関連して、ユーザー又は第三者に生じた不利益又は損害について、理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。また、弊社は、本情報に関連して、ユーザーと他のユーザー又は第三者との間において生じた取引、連絡又は紛争等について一切の責任を負わないものとします。