

(90×210mm Size)

FUJIFILM

Wako

コード No. 126-04871 (100 mL×6)

免疫化学用 リンパ球分離溶液 1077 (ヒト用)

Ficoll 400及びSodium Diatrizoateからなるリンパ球分離溶液です。密度勾配によるヒト血液からの単核球（リンパ球、単球）の分離に用いられます。本品は滅菌済みですので、そのまま使用することができます。分離したリンパ球は、細胞傷害性試験、FACS分析等に用いられます。


〔規格〕

密度(20℃): 1.075～1.078 g/mL

エンドトキシン: 0.03 EU/mL以下

〔使用法〕

1. 遠心管に3 mLのリンパ球分離溶液1077 (LSM1077) を加えます。
2. その上に生理食塩水で2倍に希釈したヒト全血(抗凝固剤添加) 3 mLを注意深く重層します。
3. 室温で800×g、20分間遠心します。
4. パスツールピペットを用いて、単核球層を採取します。
5. 採取した単核球層にPBSまたは適当な培地を加えます。
6. 250×g、10分間遠心します。
7. 上清を除去し、PBSまたは適当な培地に懸濁させます。

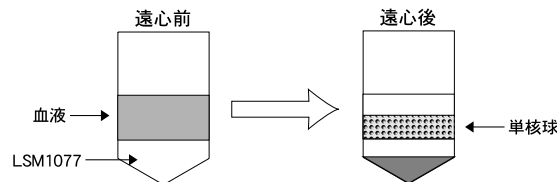

〔使用上の注意〕

- サンプル重層後、速やかに遠心を行って下さい。
- ヒト以外の血液はサンプルとして用いないで下さい。

〔貯 法〕 2～10℃保存

〔包 装〕 100 mL×6

製造発売元

富士フイルム 和光純薬株式会社

大阪市中央区道修町三丁目1番2号

Tel : 06-6203-3741

1801KA1